

フィルタ交換 手順書

TCV-FAC-21S 編



TCV-FAC-21S

搭載フィルタ



スーパーバイオフィルタ21
B028 / 04560200856129
定価: 240,000円(税別)

交換目安: **3年に1度**

必要なもの

- ・グローブ
- ・マイナスドライバー

⚠ 注意 ⚠

- ・電源を『切』にしてから作業すること。
- ・濡れた手では触らないこと。
- ・グローブを着用すること。

1

正面の2つのボルトを矢印の方向(左)に回して緩め、蓋板を手前に倒す。(固い場合はマイナスドライバーなどで回す。)



2

フィルタはストッパーで固定されているので、帳ねじナットを矢印の方向(左)に回して外す。



3

ストッパーを上を持ち上げながらフィルタを引き出し、新しいフィルタと交換する。

※フィルタの向きに注意!
赤い矢印が書いてある面が手前です。



4

逆の手順でストッパー、カバー等を元に戻す。

